

# 丽春红染色液

## Ponceau S Solution

### 使用说明书

#### 货号及规格:

目录编号	包装规格
P311-100mL	100mL

**储存条件:** 常温保存, 一年有效。

**产品介绍:** 丽春红(Ponceau S)染色液可以用于 PVDF 膜、硝酸纤维素膜(Nitrocellulose Membrane)和醋酸纤维素膜(Cellulose Acetate Membrane)上的蛋白的检测。丽春红带负电荷, 可以与带正电荷的氨基酸残基结合, 同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合, 从而形成红色的条带。丽春红对蛋白的染色是可逆的, 染色后可以用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液洗去。本试剂盒使用方便, 本底低, 灵敏度较高。

#### 使用说明:

1. 将 PVDF 膜、硝酸纤维素膜或醋酸纤维素膜浸没在丽春红染色液中, 摇动 3-5 分钟或更长时间, 直至出现清晰条带。对结果作适当记录。
2. 用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液漂洗 2-3 次, 每次 3-5 分钟, 去除丽春红, 进行后续的 Western Blot 检测。

#### 注意事项:

1. 本产品浓度为 0.2%。
2. 丽春红染色液不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
4. 本产品仅供科研用途, 不用于临床诊断。

=====



扫码关注