

三抗/青霉素-链霉素-庆大霉素混合溶液(100×) Penicillin-Streptomycin Gentamicin Mixed Solution(100×)

使用说明书

◆货号及规格:

目录编号	包装规格
C612-01	100mL

◆**储运温度:** 4°C运输, -20°C保存, 12个月有效。

◆**制品说明:** 细胞培养基中有时加入适量浓度的抗生素, 可以有效防止微生物的污染。三抗/青霉素-链霉素-庆大霉素混合溶液(100×)(Penicillin-Streptomycin-Gentamicin Solution, 100×)是专门用于细胞培养的三抗, 经过滤除菌, 可以直接添加到细胞培养液内。青霉素(Penicillin)为β-内酰胺类抗生素, 抑菌机制为抑制细菌细胞壁的合成; 链霉素(Streptomycin)和庆大霉素(Gentamicin)为氨基糖苷类抗生素, 可以抑制细菌蛋白质的合成, 而且庆大霉素对某些支原体污染也具有抑制作用。

◆**产品特点:** 本产品混合溶液中青霉素含量为10ku/mL, 链霉素含量为10mg/mL, 庆大霉素含量为50μg/mL。该溶液用0.9%NaCl或PBS配制, 在细胞培养液中推荐的青霉素工作浓度为100U/mL, 链霉素工作浓度为0.1mg/mL, 即按照100倍稀释使用即可。一个包装即100mL三抗/青霉素-链霉素-庆大霉素混合溶液(100×)可以配制10L细胞培养液。

◆操作步骤:

1. 在无菌的细胞培养液中直接添加: 按照每500mL细胞培养液添加5mL的比例加入三抗/青霉素-链霉素-庆大霉素混合溶液(100×), 混匀即可使用。
2. 配制细胞营养液时加入, 然后再过滤除菌: 配制细胞培养液时按照每配制1L细胞培养液加入10mL的比例加入三抗/青霉素-链霉素-庆大霉素混合溶液(100×), 配制完成后过滤除菌即可使用。

◆注意事项:

1. 尽量减少反复冻融的次数, 以免效率下降。
2. 使用抗生素用于预防细菌污染时, 需考虑该抗生素对于特定的细胞系比如干细胞或者原代细胞可能具有一定的毒性, 建议先进行一定的培养测试。

3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或药品等用途。

=====



扫码关注我们