

免疫染色封闭液

Immunostaining Blocking Buffer

使用说明书

货号及规格：

目录编号	包装规格
P412-01	100mL

储存条件：冰袋运输，4°C保存，有效期 12 个月。

产品概述：免疫染色封闭液主要用于免疫染色实验中染色样本的封闭，以减少后续一抗、二抗和样品的非特异结合，降低背景，提高信噪比。按照每个样品需要 5-10mL 封闭液计算，本产品可以封闭 10-20 个样品。

使用方法：

1. 本产品无需稀释，开盖即用。
2. 在样品固定后，用洗涤液清洗一次，然后就可以滴加免疫染色封闭液进行封闭，一般封闭约 60min，也可以根据具体情况针对样品调整封闭时间，15-120min 不等，对于一些背景非常高的抗体可以 4°C 封闭过夜。
3. 封闭时可以放在摇床上缓慢摇动来提高封闭效果。如果样品摇动时容易脱落，也可以静置封闭，效果略有降低，但是不影响正常封闭，能够满足常规需求。封闭完成后就可以直接进行后续的抗体孵育操作。

注意事项：

1. 本产品不建议重复使用。
2. 本产品可以满足常规实验需求，针对某些特殊的实验需要考虑特定的封闭液。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套进行操作。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究使用，严禁用于临床诊断或药品等用途。

=====



扫码关注我们