

# 二碳箱水盘除菌剂

CO<sub>2</sub> Water Dish Bacterial Scavenger

## 使用说明书

版本号: 231103

货号及规格:

目录编号	包装规格
C645-01	100mL

**储存条件:** 常温运输和保存, 保质期 2 年。

### 产品简介:

本制品专门用于抑制和清除培养箱水盘中的微生物, 多种高效清除成分能够有效抑制清除影响细胞培养的各类细菌、真菌及其芽孢和孢子、支原体、病毒等微生物。

本制品无色无味, 作用完毕后分解为水和氧气, 没有任何毒性和毒副产物, 可替代 75%酒精和 84 消毒液等有刺激性气味或易腐蚀的消毒试剂, 可适用于细胞培养箱水盘的日常杀菌处理使用。

### 使用方法(仅供参考):

1. 首先将培养箱内的水盘清理干净, 建议使用培养箱除菌剂(货号: C648)或者 75%酒精等消毒溶液擦拭表面。
2. 在处理过的水盘中加入正常体积的无菌水, 按照 1:100 比例加入水盘除菌剂进行除菌(例如 1L 无菌水加入 10mL 水盘除菌剂)
3. 再次添加无菌水时, 按照同样的比例加入水盘除菌剂即可, 使用周期建议 7-10 天更换处理一次。

### 注意事项:

1. 本制品安全无毒, 无刺激性, 但是在使用过程中建议佩戴口罩, 避免和皮肤黏膜接触, 如果接触请立即用大量清水冲洗。
2. 本制品用于培养箱日常除菌使用, 污染严重时, 可适当增加使用量或增加更换频次。
3. 本制品也可以用于其他容器中自来水、纯水、灭菌水的除菌使用。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套进行实验操作。

5. 本制品仅供科研使用，**严禁**用于临床诊断和药物等用途。

=====

